

Apathy 糖胶封片剂

产品简介:

Apathy 糖胶封片剂主要由阿拉伯胶、蔗糖、防腐剂等组成,是常用的封片剂。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	IH0260	IH0260	Storage
	Apathy 糖胶封片剂		10ml	50ml
使用说明书		1 份		

自备材料:

- 1、组织样本、载玻片、盖玻片、显微镜

操作步骤(仅供参考):

(一)贴壁细胞样品

染色完毕后,尽量吸干染色液。加 1 滴 Apathy 糖胶封片剂于载玻片上,盖上贴有细胞的盖玻片,让细胞接触封片液,尽量避免气泡。

(二)组织切片

染色完毕后,尽量吸干净染色液。加 1 滴 Apathy 糖胶封片剂于组织切片上,盖上盖玻片,让切片接触封片液,尽量避免气泡。

(三)其它样品

参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NR0002	Trizol(总 RNA 提取试剂)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC0699	葡植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)